

BBY24M Bullet Blender Storm

HOMOGENIZATOR służący do:

- rozbijania
- homogenizacji
- separacji
- lizy

komórek, tkanek oraz materiału roślinnego

- ✓ **Doskonała jakość za stosunkowo niską cenę!**
- ✓ **Nieznaczne nagrzewanie się próbek!**
- ✓ **Doskonałe wyniki w krótkim czasie!**

Jest jednym z najcenniejszych członków rodziny Bullet Blender. Homogenizuje do 24, nawet najtwardszych próbek (mysia kość udowa, skóra, chrząstki, guzy, itp.) w ciągu kilku minut. Dzięki systemowi chłodzenia powietrzem Air cooling™ minimalizuje ogrzewanie się próbki. Bullet Blender jest kompatybilny z próbkami Eppendorf 1,5 ml z bezpiecznym zamknięciem.


HOMOGENIZATOR BULLET BLENDER STORM

1. Osiągnięcie doskonałych wyników!
2. Możliwość uruchomienia do 24 próbek jednocześnie!
3. Nieznaczne nagrzewanie się próbek!
4. Brak zanieczyszczeń krzyżowych!
5. Doskonała jakość za stosunkowo niską cenę!




Jakie rodzaje próbek Bullet Blender może homogenizować?

- tkanki narządów
- hodowle komórkowe
- drobne organizmy
- tkanki roślinne

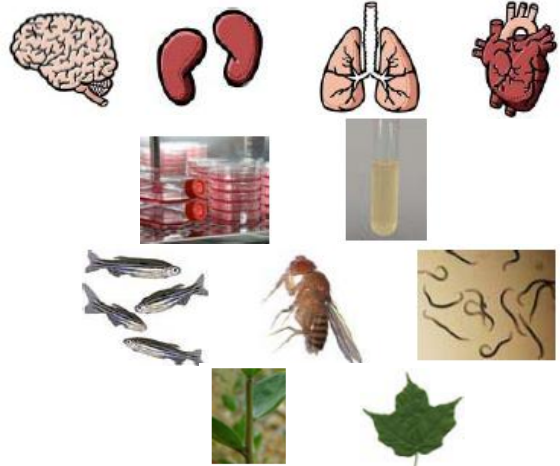

Jakiego rodzaju analizy można wyodrębnić z próbki za pomocą HOMOGENIZATORA Bullet Blender?

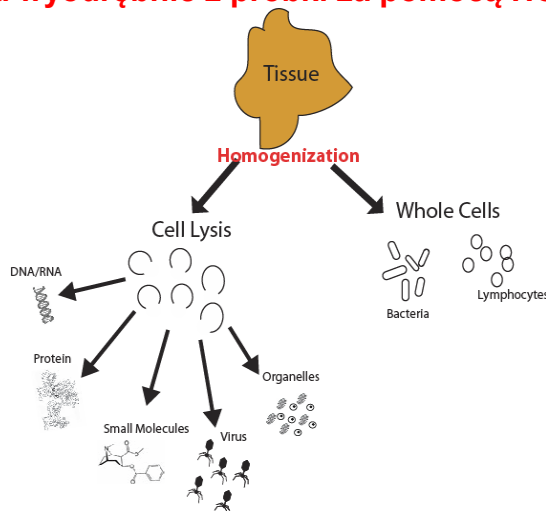


Jak działa HOMOGENIZATOR?

Dodaj próbkę, kulki oraz bufor do probówki

Umieść probówkę w **Bullet Blender**, ustaw odpowiedni czas i prędkość, a następnie naciśnij przycisk Start

Działanie mechaniczne kulek powoduje homogenizację próbki

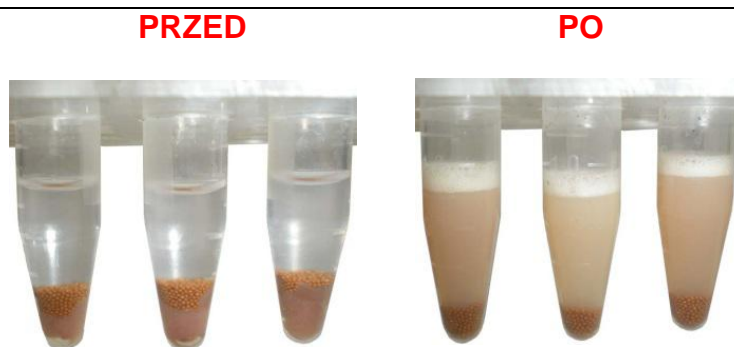

ZALETY

- osiągnięcie doskonałych wyników co oznacza wysoce spójne wyniki lub też stałą wysoką wydajność rezultatów
- wysoka wydajność, do 24 próbek
- brak zanieczyszczeń krzyżowych
 - każda próbka w osobnej, szczelnie zamkniętej probówce, brak kontaktu próbki z ultradźwiękami lub ostrzem
- bez znaczącego ogrzania próbek. W najbardziej skrajnym przypadku jest to wzrost o 13 °C powyżej temperatury otoczenia, jednakże zwykle jest to znacznie mniej. Jeśli badania prowadzone się w chłodni w temp. 4° C, wówczas próbka nigdy nie osiągnie 20 °C. Z kolei gdy badania prowadzi się w temperaturze pokojowej, próbka nie osiągnie 37° C.
 - mniejszy silnik,
 - system Air cooling w modelu „Blue”
 - probówki nie znajdują się w uchwycie stąd mają dostęp powietrza
- zakup bez ryzyka
 - w ciągu 30 dni zwrot pieniędzy
 - 2 letnia gwarancja
- ciągłe wsparcie techniczne
- koszty 50-80% niższe niż przy innych urządzeniach tej klasy
 - wykorzystuje standardowe probówki oraz niedrogie kulki co daje niski koszt na próbkę
 - łączy wysokiej wydajności technologię z ekonomiczną konstrukcją (niskie koszty uruchomienia, wysokowydajny)

W zestawie BBY24M Bullet Blender Storm znajdują się następujące elementy:

- **HOMOGENIZATOR** Bullet Blender Storm
- instrukcja obsługi
- zasilacz z wtyczką ścienną 24V DC
- podstawowy zestaw startowy, który zawiera:
 - pakiet kulek BSP-MC zawierający osiem, po 10mL każdy, różnych typów kulek do homogenizatora
 - łopatkę do dpzowania kulek



Paulina Siemiątkowska
poland@gentaur.com

TEL: 00 48 58 710 33 44
FAX: 00 48 58 710 33 48

GENTAUR Sp. z o.o.
Ogarna 15/19 B m2
80-826 Gdańsk
www.antibody-antibodies.com

Jeżeli dokonacie Państwo zamówienia w piątek przed godz. 16:00 dostawa produktu może nastąpić już w następnym tygodniu.

◆ Antibodies ◆ ELISA's ◆ PCR Proteins ◆ Cell culture

GENTAUR

*Zapytania odnośnie cen produktów oraz wszelkie inne wątpliwości prosimy kierować na nasz adres mailowy: poland@gentaur.com